

ЗАТОРСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРСЬСКС 4 РЕВОЛЮЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗМЗ»

КОЛОРИМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ КФН-2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ  
2.853.013 МУ

Гр. 2578-81

Настоящие методические указания распространяются на колориметр фотоэлектрический концентраторный КФК-2 (нормативно-технические характеристики указаны в обязательном приложении 1) и устанавливают методы и средства его первичной и периодической поверок.

### 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства, указанные в таблице:

Наименование операций	Номера пунктов настоящих МУ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
Внешний осмотр	3.1	
Спробование	3.2	Юстировочные приспособления из комплекта колориметра
Проверка времени установления отсчета	3.2.1	Секундомер типа СОП ПР-8а-2 ГОСТ 5072-72
Проверка влияния внешней освещенности	3.2.2	Лампа накалывания 60 Вт, 36 или 220 В
Проверка чувствительности	3.2.3	Ослабитель с коэффициентом пропускания, близким к 50%, направляющая
Определение нестабильности показаний	3.3.1	Секундомер типа СОП ПР-8а-2 ГОСТ 5072-72
Определение основной абсолютной погрешности	3.3.2	Набор образцовых нейтральных светофильтров с коэффициентами пропускания, близкими к 90, 75, 50, 30, 10 и 5%, аттестованный с погрешностью не более 0,5% (абс.) для $\lambda = 540$ нм, направляющая
Определение размаха показаний	3.3.3	Нейтральный светофильтр из набора с коэффициентом пропускания, близким к 50%, направляющая

Примечание. При первичной поверке допускается определение основной абсолютной погрешности проводить по трем светофильтрам из набора, имеющим коэффициенты пропускания, близкие к 75, 50, 15%.

1.2. Средства поверки по пп. 3.3.2 и 3.3.3 должны иметь действующий документ о поверке (аттестации) органами Госстандарта СССР.

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С . . . . . 20±5  
атмосферное давление, МПа . . . . . 0,1±0,004  
относительная влажность воздуха, % . . . . . 65±15  
напряжение питания сети, В . . . . . 220±4,4.  
частота питающей сети, Гц . . . . . 50±0,5  
максимальный коэффициент выских гармоник напряжения сети питания, % . . . . . 5

2.2. Колориметр до проведения поверки должен быть выдержан на рабочем месте не менее 2 ч.

2.3. Времи предварительного прогрева колориметра должно быть не менее 15 мин.

2.4. Все работы с поверяемым колориметром проводятся согласно инструкции по эксплуатации.

2.5. Образцы неугнетенные светофильтры должны быть тщательно промыты в соответствии с инструкцией по чистке деталей согласно ГОСТ 8.298-78.

## 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 3.1. Внешний осмотр

Внешний осмотр проводится перед подготовкой колориметра к работе.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие колориметра следующим требованиям:  
а) предъявленный к поверке колориметр должен быть полностью укомплектован в соответствии с его эксплуатационной документацией;

допускается при отсутствии ЗИП и неполном комплекте ключей проводить поверку после ремонта и при эксплуатации;

б) на каждом колориметре должны быть указаны:  
шифр колориметра;  
номер колориметра;  
товарный знак завода-изготовителя.

### 3.2. Опробование

Опробование колориметра проводят в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Колориметр не должен иметь механических и электрических повреждений или неисправностей, влияющих на нормальную работу колориметра.

Перед включением колориметра в сеть следует установить механический нуль показывающего прибора.

Установить электрический нуль с помощью потенциометра НУЛЬ, выведенного под шлиц.

При проверке качества сборки и взаимодействия отдельных частей следует установить соответствие их следующим требованиям:

диск с цветными светофильтрами должен легко вращаться, а светофильтры должны устанавливаться против отстреливания в корпусе цветного отделения и надежно фиксироваться в любом из 11 положений;

в рабочем положении цветодержателя световой пучок не должен срезаться боковыми стенками цветка со стороны переднего торца (по ходу светового пучка), со стороны выходного торца световой пучок должен проходить симметрично относительно стенок цветка.

При проверке юстировки оптической схемы колориметра следует установить соответствие следующим требованиям:

а) сечение светового пучка в плоскости выходного окна цветного отделения должно быть в виде круга, заостренного светом, и располагаться симметрично относительно выходного окна с отступлением не более 1,0 мм; при проверке юстировочную пробку из комплекта колориметра помещают в выходное окно цветного отделения и наблюдают сечение светового пучка;

б) световой пучок не должен срезаться оправой светового фильтра; при проверке светового отверстия оправы светового стекла в цветном отделении (ближе к осветителю) закрывают папиросной бумагой и наблюдают за преломляемым на бумагу световым пучком.

При необходимости произвести подстройку осветительной системы колориметра в соответствии с его техническим описанием.

### 10. Основная абсолютная погрешность колориметра, %

Значение коэффициентов пропускания образцовых нейтральных светофильтров, указанное в свидетельстве об аттестации	Показание по шкале коэффициента пропускания	Среднее арифметическое значение	Основная абсолютная погрешность

### 11. Размах показаний

Длина волны цветного светофильтра, нм	Показание по шкале коэффициента пропускания, %	Размах показаний, %

Подпись поверителя

3.2.1. Проверку времени установления отсчета проводят со светофильтрами 540 нм и 750 нм. Ручку СВЕТОФИЛЬТРЫ устанавливают в положение «540» нм, ручку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — в положение «3», ручку УСТАНОВКА 100 ГРУВО — в крайнее левое положение. Закрывают крышку цветного отделения и ручками УСТАНОВКА 100 ГРУВО и ТОЧНО устанавливают по шкале коэффициент-тов продолжения Т отсчет 90. В случае, если отсчет 90 установит не удается, то необходимо ослабить световой поток нейтральным светофильтром из комплекта средств поверки. Крышку цветного отделения открывают и колориметр выдерживают до установления отсчета 0. Затем крышку цветного отделения закрывают и секундомером типа СОП ПР-6а-2 измеряют время, в течение которого устанавливается отсчет не менее 89. Проверку со светофильтром 750 нм проводят аналогично. Время установления отсчета с точностью до 1 деления должно быть не более 5 с.

Примечание. Допускается проверку по п. 3.2.1 настоящих МУ при первичной поверке не проводить.

3.2.2. Проверку влияния внешней освещенности на показания колориметра проводят при установке ручки СВЕТОФИЛЬТРЫ в положение «540» нм.

Закрывают крышку цветного отделения. Ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУВО и ТОЧНО устанавливают по шкале коэффициентов пропускания Т отсчет 90.

Лампу накаливания мощностью 60 Вт, 36 или 220 В включают в сеть, обводят вокруг колориметра на расстоянии 0,5—0,8 м и наблюдают за смещением стрелки.

При освещении колориметра лампой накаливания изменение показаний должно быть не более 1 дел.

3.2.3. Проверку чувствительности колориметра проводят со всеми цветными светофильтрами.

Открывают цветное отделение. Ручку СВЕТОФИЛЬТРЫ устанавливают в положение «315» нм, ручку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУВО и ТОЧНО — в положение, соответствующее минимальной чувствительности колориметра (ручка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ должна быть установлена в положение «1», ручка УСТАНОВКА 100 ГРУВО — в крайнее левое положение). Закрывают цветное отделение и наблюдают показания по шкале коэффициентов пропускания Т.

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.  
 поверки колориметра КФК-2 по методическим указаниям 2.853.013 МУ, принадлежащих \_\_\_\_\_ (наименование организации)

Приложение 2  
 Обозначение

1. Колориметр № \_\_\_\_\_ (предприятие-готовитель)
2. Условия поверки \_\_\_\_\_
3. Средства поверки \_\_\_\_\_ (тип, номер набора образцовых нейтральных светофильтров, погрешность аттестации)

4. Внешний осмотр. \_\_\_\_\_
5. Результаты опробования. \_\_\_\_\_
6. Время установления отсчета \_\_\_\_\_ (время, с)

7. Влияние внешней освещенности \_\_\_\_\_ (изменение показаний)

8. Чувствительность колориметра

Длина волны цветного светофильтра, нм	Отсчет при минимальной чувствительности, деления	Отсчет при максимальной чувствительности, деления

9. Нестабильность показаний в течение 5 мин \_\_\_\_\_ (изменение показаний)

## Приложение 1

### Обязательное

Назначение и технические характеристики колориметра фотоэлектрического концентрационного КФК-2

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 предназначен для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315—980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел, а также определения концентрации веществ в растворах методом построения градуировочных графиков.

Колориметр позволяет производить также измерения коэффициентов пропускания рассеивающих взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете.

### Технические данные

1. Основная абсолютная погрешность колориметра при измерении коэффициента пропускания не превышает 1,0%.
2. Размах показаний, определяющий случайную погрешность, не превышает 0,3%.
3. Колориметр обеспечивает измерения коэффициентов пропускания от 100 до 5% (оптическая плотность от 0 до 1,3) в спектральном диапазоне от 315 до 980 нм.
4. Колориметр может работать с набором кювет с толщиной рабочего слоя пробы от 1 до 100 мм.
5. В качестве источника света в колориметре используется лампа накаливания 6,3 В; 15 Вт (КГМ 6,3-15). Время непрерывной работы колориметра не менее 8 ч.
6. Приспособления световой энергии в колориметре служат: фотоэлемент Ф-26 для работы в спектральной области 315—540 нм; фотодиод ФД-24К для работы в спектральной области 590—980 нм.
7. Оптическая схема колориметра односторонняя.
8. Потребляемая мощность колориметра — не более 60 В·А.

Проверку с другими светофильтрами проводят аналогично.

При минимальной чувствительности колориметра отсчет по шкале коэффициентов пропускания Т должен быть не более 90 с каждым цветным светофильтром. В кюветной отделении устанавливаются направляющие.

Ручку СВЕТОФИЛЬТРЫ снова устанавливают в положение «315» нм, в кюветное отделение помещают образец № 5.941.389. Кюветное отделение закрывают и ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУБО проверяют возможность установки отсчета не менее 65 по шкале коэффициентов пропускания Т.

Проверку с другими светофильтрами проводят аналогично.

При максимальной чувствительности колориметра и при помещении в кюветное отделение ослабителя с коэффициентом пропускания близким к 50% отсчет по шкале коэффициентов пропускания Т должен быть не менее 65 с каждым цветным светофильтром. См. ниже примечание\*.

### 3.3. Определение метрологических параметров

3.3.1. Определение нестабильности показаний колориметра проводят со светофильтрами 540 и 750 нм.

Открывают кюветное отделение. Ручку СВЕТОФИЛЬТРЫ устанавливают в положение «540» нм. Потенциометром НУЛЬ, введенным под шлиц, устанавливают стрелку на 0 по шкале коэффициентов пропускания Т. Затем закрывают кюветное отделение и ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУБО и ТОЧНО устанавливают отсчет 90 по шкале коэффициентов пропускания Т и наблюдают за изменением отсчета в течение 5 мин.

Проверку со светофильтром 750 нм проводят аналогично. Изменение отсчета должно быть не более 1 дел. в течение 5 мин.

3.3.2. Определение основной абсолютной погрешности колориметра проводят измерением на колориметре коэффициентов пропускания образцовых нейтральных светофильтров, имеющих коэффициенты пропускания близкие к 90, 75, 50, 30, 15, 10 и 5%.

\* Примечание. Светофильтры 870 и 980 нм применяются по требованию заказчика. В колориметре весто указанных светофильтров установлены заглушки.

Основную абсолютную погрешность колориметра определяют с цветным светофильтром 540 нм. Потенциометром НУЛЬ, выведенным под шлиц, устанавливают 0 по шкале коэффициентов пропускания Т. В цветное отделение устанавливают направляющую.

Закрывают цветное отделение и ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУБО И ТОЧНО устанавливают отсчет 100 по шкале коэффициентов пропускания Т.

В цветное отделение без срезания светового пучка устанавливают образцовый нейтральный светофильтр. Снимают отсчет, соответствующий коэффициенту пропускания светофильтра в процентах.

Коэффициент пропускания светофильтра определяют как среднее арифметическое из трех результатов измерений.

Основную абсолютную погрешность колориметра определяют как разность между средним арифметическим значением коэффициента пропускания светофильтра, измеренным на колориметре, и его паспортным значением.

Аналогично определяют основную абсолютную погрешность в остальных точках диапазона измерений.

Максимальное значение основной абсолютной погрешности не должно превышать 1,0%.

### 3.3.3. Определение размаха показаний.

Размах показаний определяют как разность между наибольшим и наименьшим показаниями, соответствующими одному и тому же значению измеряемого коэффициента пропускания. Методом, указанным в п. 3.3.2, снимают по три показания по шкале коэффициентов пропускания Т для всех цветных светофильтров колориметра, кроме светофильтра, имеющего максимум пропускания на длине волны 315 нм. Операцию проводят при помощи нейтрального светофильтра с коэффициентом пропускания близким к 50% для зеленого светофильтра 540 нм.

Размах показаний в каждой точке диапазона измерений для любого цветного светофильтра не должен превышать 0,3%.

Примечание. При первичной покупке размах показаний допускается определять для цветных светофильтров колориметра 540 и 750 нм.

## 4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты поверки должны оформляться:

при первичной поверке — записью в паспорте о годности к применению, скрепленной подписью лица, выполнявшего поверку;

при периодической поверке — выдачей свидетельства о государственной поверке по форме, установленной в установленном порядке, выдачей свидетельства о ведомственной поверке.

Результаты периодической поверки колориметра должны быть оформлены протоколом, который должен храниться в организации, проводившей поверку.

Форма протокола поверки приведена в обязательном приложении 2.

4.2. Колориметры, прошедшие поверку с отрицательными результатами, к выпуску и применению не допускаются, и в документах по оформлению результатов поверки делают отметку о непригодности поверенных колориметров.

4.3. Рекомендуемая периодичность поверки 1 раз в год.